


ロータをご使用になる前に、遠心機本体の取扱説明書とロータの取扱説明書をよくお読みください。

Carefully read the centrifuge instruction manual and the rotor instruction manual before using the rotor.

アングロータ Angle Rotor R15A

最高回転速度: Max. Speed	15,000rpm
最高遠心加速度: Max. RCF	32,500×g
ロータ最大容量 (呼称) : Nominal Rotor Capacity	500 mL = 50 mL × 10 150 mL = 15 mL × 10

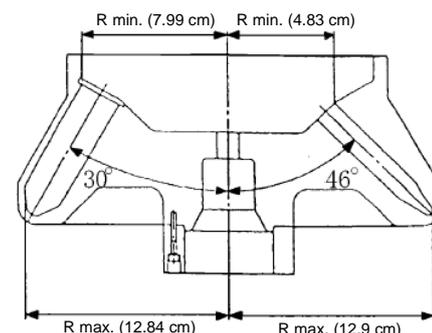

適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adapters, Caps, Tubes, and Bottles

ロータの チューブ穴 呼称容量 Nominal capacity of the tube cavity of the rotor (mL)	アダプタ Adapter		チューブ Tubes				Max. speed (Max. RCF)
	Name	容量 Capacity × 本数 Qty	Part No.	Name	実容量 Actual capacity	Size (mm)	
50	—	—	S307904A	himac 50 TC tube(*1) (300 pcs./box)	42 mL	φ 30 (*5) × 115	15,000rpm (32,300 × g)
	—	—	(市販品) (Marketed) *	50mL PP 培養管(コニカル底) 50mL PP culture tube (conical bottom)	42 mL	φ 30 × 115	12,000rpm (20,670 × g)
15	—	—	S311184A	himac 15 TC tube(*1) (100 pcs./box)	15 mL	φ 17 (*5) × 120	15,000rpm (32,500 × g)
	—	—	(市販品) (Marketed) *	15mL PP 培養管(コニカル底) 15mL PP culture tube (conical bottom)	15 mL	φ 17 × 120	11,000rpm (17,370 × g)
	Universal adapter (Eppendorf AG) (*2) (*3)	5 mL X 1	(市販品) (Marketed) *	Eppendorf Tubes® 5.0mL with screw cap (Eppendorf AG) (*4)	5.0mL	φ 17 × 68	15,000rpm (22,400 × g)

PP: ポリプロピレン

(*1): チューブ材質:ポリプロピレン キャップ材質:ポリエチレン

(*2): Order no. 5820 732.008 詳細については、メーカーにお問い合わせください。

(*3): ロータから取り出しづらい場合は、ピンセット等をご使用して、引き出してください。

(*4): Order no. 0030 122.305 詳細については、メーカーにお問い合わせください。

(*5): キャップの外径は含みません。

PP: Polypropylene

(*1): Material of the tube: Polypropylene Material of the cap: Polyethylene

(*2): Order no. 5820 732.008 For the details, contact the maker of the adapter.

(*3): If it is hard to remove it from the tube cavity, use a tweezer etc. to pull it out of the tube cavity.

(*4): Order no. 0030 122.305 For the details, contact the maker of the tube.

(*5): Excluding the cap

*: 市販品のチューブは、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブが破損する場合があります。また、許容回転速度または許容遠心加速度が指定されていないチューブは使用しないでください。チューブが破損する場合があります。

*: When using tubes on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tubes whose allowable speed or RCF is not specified, otherwise the tubes may be broken during operation.

記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.